

Mode d'emploi

Sachet à enroulement

Sachet prédécoupe laser



Version éco



Version 2 gants

1

**Ouverture
du suremballage
et sortie
du dispositif
de prélèvement**



2


**Ouverture
du sachet
de prélèvement**



3

**Réalisation
du prélèvement**

Essuyer énergiquement la totalité de la surface choisie, par un mouvement en zig-zag dans 2 directions perpendiculaires en changeant la face de la chiffonnette/comresse/éponge.

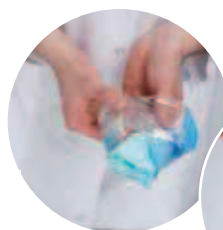


Retourner le sac sur la main pour utilisation comme un gant



4

**Remettre le prélèvement
dans le sachet
et refermer**

Refermer avec une **barrette** ou avec l'**étiquette**

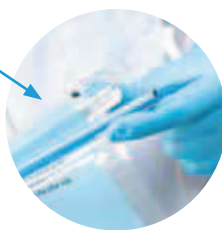

5

**Identifier le prélèvement
et envoyer au laboratoire**



• Le lavage des mains et le port des gants sont recommandés à toutes les étapes du prélèvement.

• Précaution pour version **ÉCO SANS GANTS** : Refermer soigneusement le suremballage et le stocker entre + 15° C et + 25° C dans un environnement propre à l'abri de l'humidité

• L'analyse doit se faire dès que possible au maximum 24 heures après le prélèvement et transporter entre +1° C et +8° C

cf norme ISO 18593